

МИКРОСКОП ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ
ИНВЕРТИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ MAGUS LUM VD500L
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



MAGUS



До начала работы на микроскопе необходимо внимательно прочитать данное руководство, изучить конструкцию, принцип действия, правила эксплуатации микроскопа, эксплуатационные ограничения и меры безопасности при использовании прибора.

В связи с постоянным усовершенствованием микроскопа в настоящем руководстве могут быть не отражены частичные конструктивные изменения, не влияющие на качество работы и правила эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Микроскоп

1. Для предотвращения удара электрическим током или возгорания отключайте питание микроскопа и отсоединяйте шнур питания из разъема перед сборкой микроскопа, заменой лампы или предохранителя.
2. За исключением съемных деталей, указанных в данном руководстве, нельзя разбирать микроскоп. Это может привести к разбюстировке. В случае неисправности обращайтесь в квалифицированный сервисный центр.
3. Проверьте соответствие входного напряжения микроскопа напряжению местной сети электропитания. Неправильное входное напряжение может вызвать короткое замыкание или возгорание.
4. Использование неподходящей лампы, предохранителя или шнура электропитания может привести к повреждению или возгоранию микроскопа. Сетевой шнур должен быть заземлен.
5. Для предотвращения короткого замыкания или любых других неисправностей не подвергайте микроскоп воздействию высоких температур или среды с высокой влажностью в течение длительного времени.
6. Если на микроскоп попали брызги воды, отключите электропитание, отсоедините шнур электропитания, вытрите воду сухой тряпкой.
7. Лампа микроскопа во время работы нагревается. Во избежание ожогов не следует прикасаться к линзе коллектора и к самой лампе в течение 10 минут после выключения лампы. Для предотвращения пожара не следует размещать рядом с вентиляционными отверстиями на основании бумагу, горючие или взрывчатые материалы.
8. В микроскопе использован коаксиальный механизм грубой/тонкой фокусировки. Не следует поворачивать левую/правую рукоятки грубой/тонкой фокусировки в разных направлениях. При достижении предела перемещения нельзя продолжать вращать рукоятку грубой фокусировки.

9. Избегайте размещения микроскопа под прямыми солнечными лучами или в другом ярко освещенном месте. Не подвергайте микроскоп воздействию высоких температур, влажности или пыли, это может привести к запотеванию, плесени, загрязнению оптических деталей.
10. Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Используйте кисточку и специальные средства для чистки оптики.
11. Установка лампы. В данном микроскопе в качестве источника света применяются светодиодные LED-лампы. Замена лампы осуществляется поставщиком оборудования или в профессиональном центре технического обслуживания. Самостоятельная замена может привести к нарушению функции освещения.

Камера

1. Никогда не смотрите в камеру на солнце, на источник яркого света и лазерного излучения – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ!
2. Не разбирайте камеру самостоятельно.
3. Берегите камеру от влаги, не используйте ее под дождем.
4. Берегите камеру от ударов, чрезмерных нагрузок со стороны других предметов.
5. Храните камеру вдали от агрессивных сред, бытовых и автоотопителей, включенных ламп накаливания и открытого огня.
6. При загрязнении оптических поверхностей необходимо сначала сдуть пыль и мелкие частицы или смахнуть их мягкой кисточкой, затем протереть мягкой чистой салфеткой, смоченной в спирте или эфире.
7. Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ МИКРОСКОПА	5
Назначение	5
Технические характеристики	5
Состав микроскопа	8
2 ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	11
Штатив микроскопа	11
Фокусировочный механизм	11
Визуальная насадка	12
Окуляры	12
Револьверное устройство	12
Объективы	12
Осветительное устройство проходящего света	13
Предметный столик	13
Люминесцентный осветитель	14
Камера	14
3 РАСПАКОВКА МИКРОСКОПА И УСТАНОВКА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	15
4 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ ПО МЕТОДУ СВЕТЛОГО ПОЛЯ	16
Включение освещения	16
Переключение канала визуализации	17
Регулировка высоты и положения конденсора	17
Настройка визуальной насадки	17
Регулировка диоптрийной системы	17
Размещение объекта	18
Фокусировка на объект	18
Настройка освещения по Кёлеру	19
Исследование объектов в высокой посуде	20
Регулировка жесткости хода рукояток перемещения объекта	20
Определение общего увеличения микроскопа	21
Определение поля зрения микроскопа	21
Использование камеры	21
5 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ ПО МЕТОДУ ФАЗОВОГО КОНТРАСТА	23
6 НАБЛЮДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В СВЕТЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ	24
7 РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ	24
Использование в работе окуляра с измерительной шкалой	24
Использование калибровочного слайда при работе с камерой	25
7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ	26
8 КОМПЛЕКТНОСТЬ	28
9 ОБСЛУЖИВАНИЕ МИКРОСКОПА	29
Замена лампы	29
Замена предохранителя	29
10 Техническое обслуживание	30
11 ГАРАНТИЯ MAGUS	30

Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500L (далее – микроскоп) сконструирован и испытан в соответствии с международными стандартами по технике безопасности. Микроскоп безопасен для здоровья, жизни, имущества потребителя и окружающей среды при правильной его эксплуатации. Правильное обслуживание микроскопа является необходимым условием его надежной и безопасной работы.

1 ОПИСАНИЕ МИКРОСКОПА

НАЗНАЧЕНИЕ

Микроскоп сконструирован на базе инвертированного микроскопа с установкой люминесцентного блока. Микроскоп предназначен для исследования осадков жидкостей, клеточных колоний, живых клеток, культур тканей и других объектов в питательной среде в лабораторной посуде.

Микроскоп обеспечивает проведение исследований объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Длина волны испускаемого света больше, чем длина волны возбуждающего света. Разность длин волн лежит в основе наблюдения свечения при люминесцентной микроскопии.

В микроскопе используются узкополосные светофильтры под определенный краситель и необходимый диапазон длин волн. Используется возбуждение ультрафиолетовым, синим и зеленым светом. Три полосы возбуждающего фильтра позволяют обнаруживать синее, зеленое и оранжево-красное излучение трех флуорохромов одновременно. Резкие переходы между полосами пропускания и отражения для каждого фильтра и применение дихроичного зеркала позволяют обнаруживать трехполосный сигнал с минимальным пересечением, помехами и шумом. Комбинация трехполосных флуоресцентных фильтров DAPI-FITC-TRITC разработана специально для одновременного обнаружения флуорохромов DAPI, FITC и TRITC, а также может использоваться с другими комбинациями флуоресцентных красителей, имеющих схожие спектральные профили.

Также микроскоп обеспечивает проведение исследований объектов при освещении проходящим светом по методу светлого поля и фазового контраста. Метод фазового контраста позволяет исследовать неокрашенные малоконтрастные объекты, бесцветные прозрачные и живые микроорганизмы.

Осветительная система микроскопа рассчитана для работы с лабораторной посудой высотой до 55 мм, возможна установка посуды высотой до 165 мм с толщиной дна 1,2 мм.

Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций. Применяется в лабораториях медико-биологической сферы, биотехнологии, фармацевтических исследованиях, службе охраны окружающей среды. Микроскоп можно использовать в научных целях, для лабораторной диагностики, для обучения.

Конструкция микроскопа позволяет фотографировать и выводить изображение объектов в режиме реального времени на экран ПК с помощью специальной камеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТАБЛ.1)

Микроскоп

Увеличение, крат	100–400 (40–500, 600, 800, 1000)**
Механическая длина тубуса микроскопа	Бесконечность (∞)
Визуальная насадка	Тринокулярная (тип Зидентофа) Посадочный диаметр окуляров – 30 мм Угол наклона визуальной насадки – 45° Собственное увеличение насадки – 1 Межзрачковое расстояние: 48–75 мм Во время установки можно выбрать положение насадки с разворотом на 180° для увеличения высоты зора Деление светового потока: 100/0 и 50/50 Боковой канал визуализации на корпусе микроскопа: световой поток переключается 100/0 или 0/100

Окуляры, увеличение, крат/ поле зрения, мм	10х/22 мм, удаленный зрачок – 10 мм; 10х/22 мм со шкалой, цена деления шкалы – 0,1 мм*; 12,5х/14 мм*; 15х/15 мм*; 20х/12 мм*; 25х/9 мм*
Револьверное устройство	на 6 объективов
Тип коррекции объективов	планахроматические, скорректированные на длину тубуса «бесконечность» (∞), парфокальная высота – 45 мм; длиннофокусные
Объективы увеличение, крат/апертура/ рабочее расстояние, мм	PLL 10х/0,25/4,3; PLL 20х/0,40/8,0; PLL 40х/0,60/3,5 (с пружинящей оправой); фазовые: PLL 10х/0,25/4,3 РНР2; PLL 20х/0,40/8,0 РНР2; PLL 40х/0,60/3,5 РНР2 (с пружинящей оправой); PL 4х/0,10*
Предметный столик	Неподвижный предметный столик Размер столика: 227 x 208 мм Стеклянная вставка диаметром 118 мм Механическое устройство перемещения образца Диапазон перемещения: 77 x 134,5 мм Держатели чашек: 1. 86 x 129,5 мм; \varnothing 90 мм 2. 34 x 77,5 мм; \varnothing 68,5 мм 3. 57 x 82 мм; \varnothing 60 мм 4. 29 x 77,5 мм; \varnothing 35 мм
Конденсор	Числовая апертура NA=0,6. Рабочее расстояние – 55 мм Тип крепления конденсора «под винт» Блок конденсора поворотной системы При повороте блока возможна установка посуды высотой до 165 мм
Полевая диафрагма	Регулируемая ирисовая
Механизм фокусировки	Рукоятки грубой и тонкой фокусировки коаксиальные, расположены с двух сторон Цена деления тонкой фокусировки – 2 мкм Механизм блокировки грубой фокусировки и механизм регулировки жесткости грубой фокусировки
Способ освещения	Проходящий и отраженный свет
Источник отраженного света	Светодиод 5 Вт
Источник проходящего света	Светодиод 5 Вт с регулируемой яркостью и регулировкой цветовой температуры
Фильтры возбуждения люминесценции: флюорохром, длина волны возбуждения / дихроичное зеркало / длина волны излучения	DAPI, 365/35 нм / 400 нм / 450/65 нм FITC, 475/40 нм / 500 нм / 535/45 нм TRITC, 525/45 нм / 565 нм / 595/60 нм
Фазово-контрастное устройство	Фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и кольцевыми диафрагмами для фазовых объективов 10х, 20х и 40х. Вспомогательный центрирующий телескоп
Электропитание	Напряжение переменного тока 85–265 В, 50/60 Гц, данные предохранителя: 250 В, 3,0 А
Диапазон рабочих температур, °С	5...35
Диапазон рабочей влажности, %	20...80

Камера

Число мегапикселей	7,1
Сенсор	SONY Exmor CMOS
Цветной/монохромный	Монохромный
Максимальное разрешение, пикс	3200 x 2200
Размер сенсора	1,1" (14,4 x 9,9 мм)
Размер пикселя, мкм	4,5 x 4,5
Отношение сигнал/шум	0,15 мВ при 1/30 с
Светочувствительность	3354 мВ при 1/30 с
Время выдержки	0,1 мс–1 ч
Возможность записи видео	Есть
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс	51,3 @ 3200 x 2200, 133,8 @ 1584 x 1100
Формат изображения	*.jpg, *.bmp, *.png, *.tif
Формат видеороликов	*.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *.h265 (Win 10 или выше)
Спектральный диапазон, нм	380–650 (с ИК-фильтром и антибликовым фильтром)
Тип затвора	Global shutter (глобальный затвор)
Баланс белого	Авто/ручной
Контроль экспозиции	Авто/ручной
Программные возможности	Размер изображения, яркость, время выдержки
Выход	USB 3.0, 5 Гб/с
Системные требования	Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 Гб оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше
Программное обеспечение	MAGUS View
Тип крепления	C-mount
Корпус	Металл
Электропитание камеры	Постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера; внешний адаптер питания 12 В, 3 А для элемента Пельтье
Габаритные размеры без упаковки (ШхВхД)	250 x 580 x 630 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхД)	385 x 615 x 820 мм
Масса микроскопа	19,3 кг
Масса микроскопа в упаковке	24,3 кг

* Не входит в комплект, поставляется по доп. заказу.

** Достижение значения параметра возможно при использовании дополнительных окуляров и объективов.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

СОСТАВ МИКРОСКОПА

В состав микроскопа входят следующие основные части:

- штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, люминесцентными блоками, механизмом фокусировки, неподвижным предметным столиком, револьвером объективов, кронштейном конденсора и каналом визуализации;
- тринокулярная визуальная насадка;
- конденсорное устройство;
- комплект объективов и окуляров;
- комплект держателей под разные чашки;
- цифровая камера;
- комплект запасных частей и принадлежностей;
- упаковка;
- руководство по эксплуатации.

Полный состав микроскопа указан в разделе 8 данного руководства по эксплуатации.

Общий вид микроскопа представлен на рис. 1 и 2.

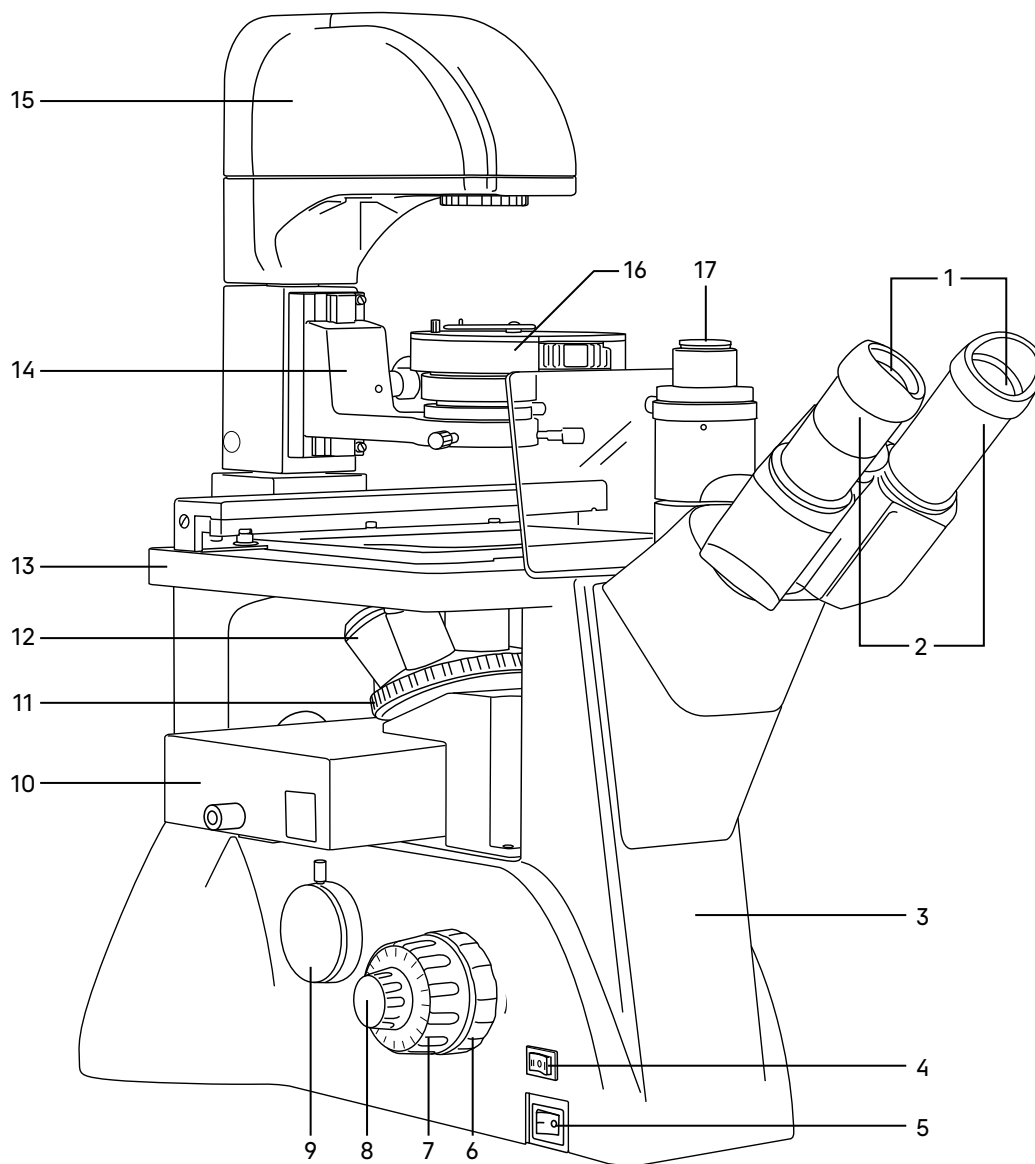


Рис. 1. Микроскоп MAGUS Lum VD500L. Вид слева

- | | |
|---|---|
| 1. Наглазники | 9. Горизонтальный канал визуализации для установки камеры |
| 2. Окуляры | 10. Люминесцентный блок |
| 3. Штатив | 11. Револьвер |
| 4. Переключатель осветителя отраженного и проходящего света | 12. Объективы |
| 5. Выключатель электропитания | 13. Предметный столик |
| 6. Кольцо регулировки жесткости грубой фокусировки | 14. Кронштейн конденсора |
| 7. Рукоятка грубой фокусировки | 15. Осветитель |
| 8. Рукоятка тонкой фокусировки | 16. Конденсорное устройство |
| | 17. Адаптер C-mount |

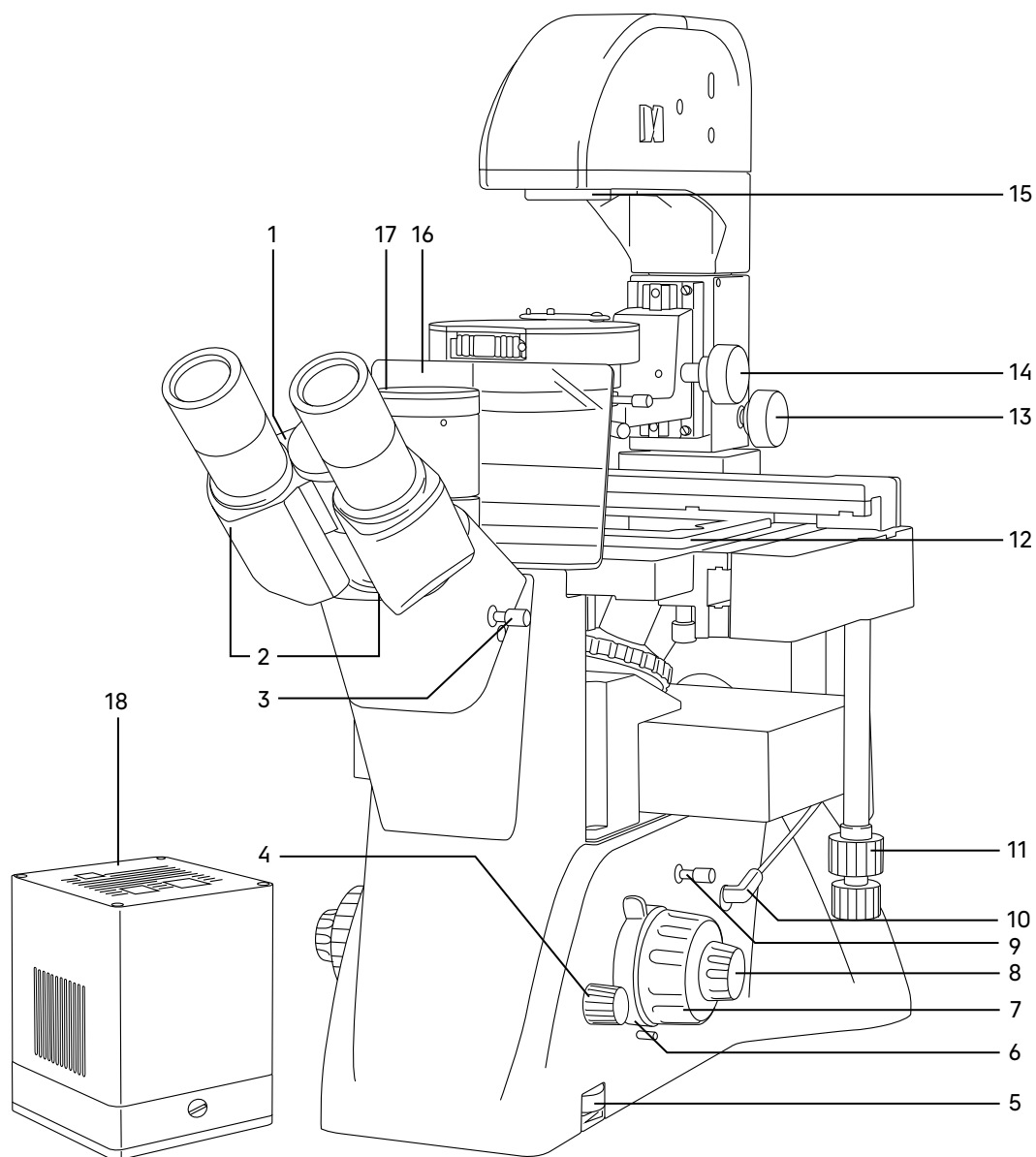


Рис. 2. Микроскоп MAGUS Lum VD500L. Вид справа

- | | |
|--|--|
| 1. Кольцо маркировки межзрачкового расстояния | 10. Кабель люминесцентного осветителя |
| 2. Тубусы визуальной насадки | 11. Рукоятка перемещения объекта |
| 3. Рукоятка переключения светового потока на вертикальный канал визуализации | 12. Держатель чашки |
| 4. Рукоятка регулировки цветовой температуры | 13. Ручка фиксации поворотной системы конденсорного устройства |
| 5. Диск регулировки яркости | 14. Ручка перемещения кронштейна конденсора |
| 6. Рукоятка блокировки грубой фокусировки | 15. Коллектор с полевой диафрагмой |
| 7. Рукоятка грубой фокусировки | 16. Защитный экран |
| 8. Рукоятка тонкой фокусировки | 17. Вертикальный тубус с каналом визуализации |
| 9. Рукоятка переключения светового потока на горизонтальный канал визуализации | 18. Камера |

2 ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

ШТАТИВ МИКРОСКОПА

Штатив имеет устойчивую эргономичную конструкцию.

На штативе 3 (рис. 1) микроскопа закреплены:

- револьвер 11 (рис. 1) с объективами;
- предметный столик 13 (рис. 1);
- кронштейн конденсора 14 (рис. 1);
- осветитель 15 (рис. 1);
- визуальная насадка 2 (рис. 2).

Внутри штатива расположен фокусируемый механизм и источник электропитания осветителя. Источник питания преобразует сетевое напряжение переменного тока в напряжение для питания лампы.

На левой боковой поверхности штатива расположен выключатель 5 (рис. 1) сетевого напряжения. В положении «–» включается, а в положении «0» выключается сетевое напряжение.

Переключатель 4 (рис. 1) служит для переключения освещения проходящего или отраженного света. Положение переключателя «I» – включен осветитель отраженного света (люминесцентный осветитель), «II» – включен осветитель проходящего света. В положении «0» выключается сетевое напряжение.

На правой боковой поверхности штатива расположен диск 5 (рис. 2) для регулировки напряжения питания источника света. Ручка 4 (рис. 2) служит для регулировки цветовой температуры.

На задней стенке штатива микроскопа расположены держатель предохранителя и разъем для сетевого шнура, посредством которого микроскоп подключается к сети переменного тока.

На левой боковой поверхности штатива расположен канал визуализации 9 (рис. 1) для установки камеры. Микроскоп укомплектован адаптером C-mount, который устанавливается в этот канал и закрепляется в нем винтом. На адаптер устанавливается камера. Камера служит для вывода изображения на экран компьютера или монитор/телевизор.

Внутри штатива установлены люминесцентные блоки 10 (рис. 1).

ФОКУСИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Фокусирующий механизм размещен в штативе микроскопа. Механизм имеет коаксиальную конструкцию – грубая и тонкая фокусировки, регулировка жесткости хода и блокировка грубой фокусировки находятся на одной оси.

Фокусировка на объект осуществляется перемещением по высоте револьверного устройства с объективами. Грубая фокусировка производится вращением коаксиальных рукояток 7 (рис. 1, 2), расположенных по обеим сторонам штатива.

Тонкая фокусировка производится вращением рукояток 8 (рис. 1, 2), расположенных по обеим сторонам штатива. Тонкая фокусировка требуется для более точного фокусирования на объект и для подфокусировки микроскопа на резкость изображения при смене объективов и препаратов.

Механизм регулировки жесткости хода грубой фокусировки 6 (рис. 1) – кольцо между штативом и рукояткой грубой фокусировки с левой стороны. С помощью кольца регулируется жесткость хода грубой фокусировки так, чтобы жесткость была комфортной для пользователя, но при этом револьвер с объективами не опускался самопроизвольно во время работы.

Рукоятка блокировки грубой фокусировки 6 (рис. 2) расположена с правой стороны. После завершения грубой фокусировки рекомендуется перевести рычаг в крайнее положение в направлении по часовой стрелке. Таким образом закрепится положение грубой фокусировки для быстрой рефокусировки после смены препарата.

Цена деления тонкой фокусировки – 2 мкм.

Во избежание поломки механизма фокусировки:

- не поворачивайте рукоятки грубой/тонкой фокусировки с левой/правой стороны в противоположных направлениях;
- не вращайте механизм грубой фокусировки после того, как механизм достиг своего предельного положения.

ВИЗУАЛЬНАЯ НАСАДКА

Тринокулярная визуальная насадка обеспечивает визуальное наблюдение изображения объекта. Насадка закреплена на штативе 3 (рис. 1). В гнездо насадки устанавливается блок окулярных тубусов и закрепляется винтом. При установке повернуть тубусы 2 (рис. 2) вверх или вниз для удобства наблюдения в зависимости от роста пользователя.

Изменение межзрачкового расстояния в насадке осуществляется разворотом окулярных тубусов 2 (рис. 2) в пределах 48–75 мм. Значение расстояния, установленного в соответствии с глазной базой наблюдателя, отсчитывается по шкале 1 (рис. 2) на насадке.

Для удобной работы на микроскопе угол наклона визуальной насадки составляет 45°.

Увеличение насадки – 1.

Посадочный диаметр окуляров – 30 мм.

Тубусы визуальной насадки не имеют механизма диоптрийной подвижки окуляров для компенсации аметропии глаз наблюдателя. Диоптрийная подвижка находится на окуляре.

В вертикальный тубус 17 (рис. 2) корпуса визуальной насадки (канал визуализации) с помощью переходника C-mount 17 (рис. 1) устанавливается система визуализации с монитором. Переключение светового потока на вертикальный тубус производится рукояткой 3 (рис. 2). Рукоятка имеет два положения: 100/0 и 50/50.

ОКУЛЯРЫ

В комплект микроскопа входят окуляры 2 (рис. 1). Окуляры имеют высокое положение выходного зрачка и предназначены для работы как в очках, так и без них.

Посадочный диаметр окуляров – 30 мм.

Увеличение окуляров – 10х. Поле зрения – 22 мм. Удаление выходного зрачка – 10 мм.

Один из окуляров имеет диоптрийную подвижку для компенсации аметропии глаз наблюдателя.

Окуляр 10х со шкалой с ценой деления 0,1 мм, окуляры 15х/15 мм, 20х/12 мм и 25х/10 мм не входят в стандартный комплект и приобретаются дополнительно.

РЕВОЛЬВЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

Револьверное устройство 11 (рис. 1) обеспечивает установку шести объективов. Смена объективов производится вращением револьверного устройства за конусную рифленую поверхность до фиксированного положения.

Не следует вращать револьвер, держась за объективы.

Вращение производится как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Револьверное устройство установлено под столиком на штатив. Объективы вворачиваются в револьверное устройство в порядке возрастания увеличения по часовой стрелке. Объективы повернуты «от наблюдателя».

ОБЪЕКТИВЫ

Объективы 12 (рис. 1) рассчитаны на механическую длину тубуса «бесконечность». Парфокальная высота объективов составляет 45 мм, линейное поле зрения в плоскости изображения – 22 мм. Объективы длиннофокусные, рассчитаны на посуду с толщиной дна 1,2 мм.

Корпус каждого объектива имеет гравировку – тип коррекции «PL L» или «PL L PHP2», линейное увеличение, числовая апертура, механическая длина тубуса «∞», цветовая маркировка, соответствующая увеличению в соответствии с международным стандартом.

Характеристики объективов (таблица 2):

Обозначение объектива	Метод исследования	Увеличение	Числовая апертура	Рабочее расстояние, мм	Цветовая маркировка
PL L 10x/0,25 PNP2	Фазовый контраст	10x	0,25	4,3	желтая
PL L 10x/0,25	Светлое поле	10x	0,25	4,3	желтая
PL L 20x/0,40 PNP2	Фазовый контраст	20x	0,40	8,0	зеленая
PL L 20x/0,40	Светлое поле	20x	0,40	8,0	зеленая
PL L 40x/0,60 PNP2	Фазовый контраст	40x	0,60	3,5	голубая
PL L 40x/0,60	Светлое поле	40x	0,60	3,5	голубая

Объективы 40x имеют пружинящую оправу для предохранения от механического повреждения фронтальной линзы объектива и объекта.

В случае повреждения объективов их ремонт рекомендуется производить в сервисном центре.

Объективы рассчитаны на работу с воздушной средой. Иммерсионное масло использовать нельзя.

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРОХОДЯЩЕГО СВЕТА

Осветительное устройство микроскопа позволяет настроить освещение по Кёлеру.

Осветитель 15 (рис. 1) неподвижно закреплен на штативе микроскопа. Источник света – светодиод 5 Вт отъюстирован на заводе-изготовителе относительно оптической оси и линзы коллектора. В осветителе закреплен коллектор с полевой диафрагмой 15 (рис. 2), которая регулируется в зависимости от увеличения объектива, введенного в оптическую ось.

Важная часть осветительной системы – конденсорное устройство. Кронштейн конденсора 14 (рис. 1) закреплен на штативе. Перемещение осуществляется ручкой 14 (рис. 2). В кронштейн установлено конденсорное устройство 16 (рис. 1). Тип крепления «под винт». Конденсор может быть использован для наблюдения по методу светлого поля и фазового контраста. Во вращающемся диске находятся кольцевые диафрагмы для работы с фазовыми объективами 10x, 20x, 40x и свободное отверстие для пропускания всего пучка света. Смена кольцевых диафрагм производится вращением диска за накатанную часть до фиксации. В окне кожуха конденсора появляется цифра, соответствующая увеличению применяемого фазового объектива, цифра «0» соответствует свободному отверстию. Под вращающимся диском расположена ирисовая диафрагма, которая позволяет настроить определенную апертуру для работы с объективами светлого поля. Для достижения большей контрастности можно воспользоваться светофильтрами, входящими в комплект микроскопа. Светофильтры устанавливаются в откидную оправу конденсора.

Центрировка конденсора в оптической оси осуществляется двумя винтами.

При работе с высокой посудой конденсорное устройство можно вывести из оптической оси. Ручка 13 (рис. 2) служит для фиксации устройства.

ПРЕДМЕТНЫЙ СТОЛИК

Предметный столик 13 (рис. 1) закреплен неподвижно на штативе. К столику прикреплено устройство, которое обеспечивает перемещение объекта в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Перемещение осуществляется с помощью рукояток 11 (рис. 2), расположенных на одной оси.

Размеры столика: 227 x 208 мм. Диапазон перемещения: 77 мм продольное, 134,5 мм поперечное.

Конструкция столика предусматривает работу с различной лабораторной посудой – флаконы, планшеты, чашки, кюветы. В комплект микроскопа включены стеклянная вставка диаметром 118 мм и держатели посуды:

- 86 x 129,5 мм; Ø90 мм;
- 34 x 77,5 мм; Ø68,5 мм;
- 57 x 82 мм; Ø60 мм;
- 29 x 77,5 мм; Ø35 мм.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

Блок люминесцентных фильтров 10 (рис. 1) установлен в штативе слева под револьвером объективов 11 (рис. 1). Блок содержит свободное гнездо для работы в проходящем свете и три типа набора фильтров, закрепленных в держателе, для работы в отраженном свете.

Каждый набор светофильтров представляет совокупность возбуждающего светофильтра (EX), дихроичного зеркала (DM) и запирающего светофильтра (EM). Эти три фильтра размещены в специальной оправе. Возбуждающий светофильтр (Excitation filter) пропускает только ту часть диапазона волн спектра осветителя, которая эффективно возбуждает определенный краситель. Дихроичное зеркало (Dichroic Mirror) избирательно отражает свет на длине волны возбуждения и пропускает свет на длине волны эмиссии красителя. Запирающий светофильтр (Emission filter) ослабляет весь свет, прошедший через возбуждающий светофильтр, и эффективно пропускает свет красителя в заданном диапазоне длин волн.

Маркировка набора фильтров соответствует используемому флуорохрому и нанесена на лицевой панели блока: DAPI, FITC и TRITC. Положение «0» предназначено для работы в проходящем свете по методу светлого поля или фазового контраста.

В микроскопе используются узкополосные светофильтры. Возбуждение происходит в выбранном диапазоне длин волн, запирающий светофильтр пропускает узкий спектр определенных длин волн. Например, положение «DAPI» означает, что включенный в ход лучей фильтр для возбуждения люминесценции выделяет монохроматическое излучение ультрафиолетовой области спектра 348–382 нм. Наблюдение свечения элементов объекта в отраженном свете после прохождения через запирающий светофильтр производится в области 418–482 нм, что соответствует фиолетово-синему цвету. Остальные три люминесцентных блока фильтров работают по аналогии.

Характеристики трех люминесцентных блоков фильтров в таблице 3:

Положение (флуорохром)	Длина волны возбуждения, нм	Дихроичное зеркало, нм	Длина волны запираения, нм	Цветовой эффект
DAPI	365/35	400	450/65	Фиолетово-синий
FITC	475/40	500	535/45	Зеленый
TRITC	525/45	565	595/60	Оранжевый

КАМЕРА

Цифровая камера разработана для работы в свете люминесценции и по методу темного поля. Она отличается низким уровнем шума и высокой светочувствительностью даже при слабой освещенности.

Камера устанавливается в вертикальный тубус визуальной насадки и в боковой канал визуализации.

Питание камеры осуществляется через USB-порт компьютера.

3 РАСПАКОВКА МИКРОСКОПА И УСТАНОВКА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Процесс установки (монтажа) показан на рис. 3.

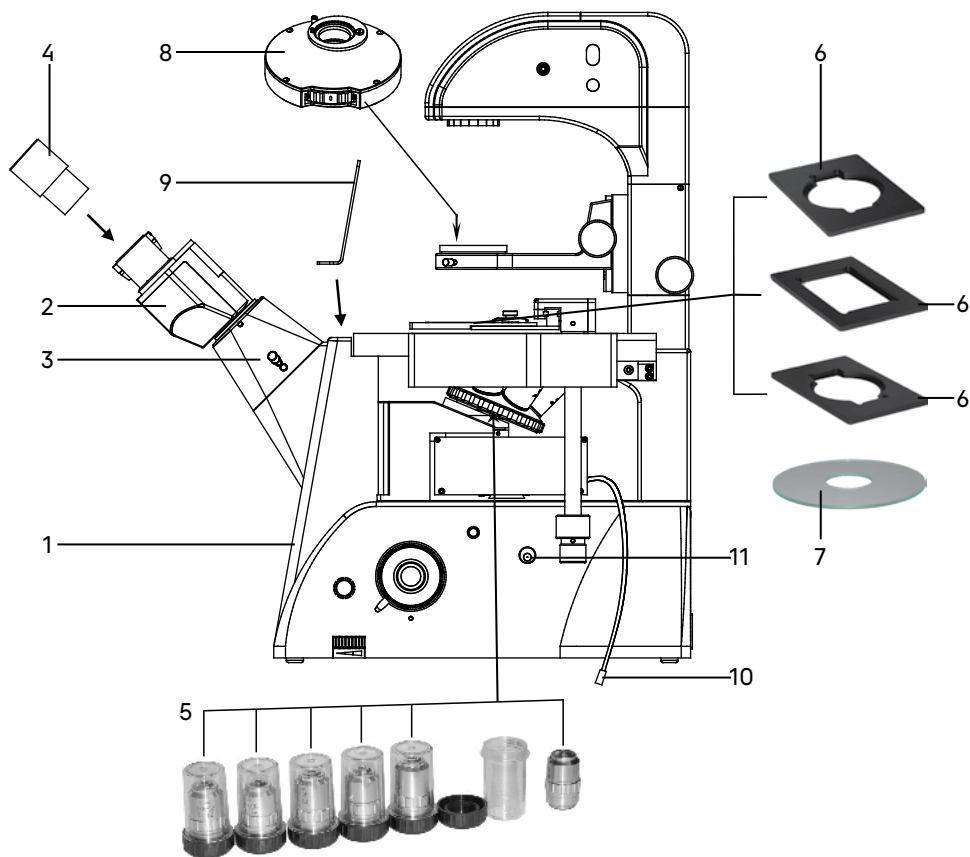


Рис. 3. Установка составных частей

1. Распакуйте микроскоп, проверьте состав микроскопа на соответствие комплектности, указанной в разделе 8 настоящего руководства по эксплуатации.
2. Выньте штатив **1** и поставьте его на устойчивый рабочий стол, удалите поддерживающие упаковочные элементы и пылезащитный чехол.
3. Выньте блок окулярных тубусов **2**, снимите с него пылезащитный чехол. Вставьте блок в держатель **3**. Разверните тубусы визуальной насадки вверх или вниз в зависимости от роста наблюдателя. Зафиксируйте блок тубусов винтом при помощи ключа-шестигранника из комплекта микроскопа.
4. Достаньте пылезащитные заглушки из тубусов визуальной насадки. Вставьте окуляры **4** в окулярные тубусы. Поверните окуляры по окружности, убедитесь, что они плотно установлены в тубусы.
5. Установите объективы **5** в гнезда револьверного устройства в порядке возрастания.
6. Извлеките из упаковки необходимый держатель чашки **6** и установите в устройство двухкоординатного перемещения. Если перемещение объекта по двум координатам не требуется, ослабьте винты и снимите устройство перемещения объекта. Поместите круглую стеклянную вставку **7** в отверстие столика.
7. Извлеките из упаковки конденсорное устройство **8** и поместите его в держатель конденсора. Разверните диск, как показано на рис. 3b. Зафиксируйте винтом.
8. Установите защитный экран **9** и зафиксируйте его винтами.

9. Подключите кабель питания люминесцентного осветителя **10** в разъем **11**.
10. Подключите сетевой шнур в гнездо питания на штативе и включите шнур в розетку электропитания.
11. Проверьте надежность и безопасность установки всех частей микроскопа.
12. Проверьте и отсортируйте в нужном порядке прилагаемые вспомогательные принадлежности и инструменты. Храните их в надлежащем порядке, чтобы избежать путаницы.
13. Сохраните упаковку на случай необходимости транспортировки микроскопа.

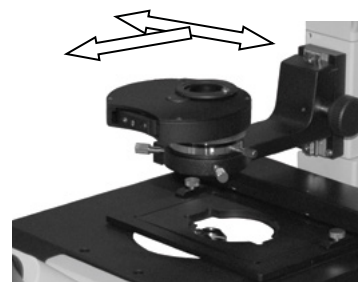


Рис. 3б. Установка конденсорного устройства

4 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ ПО МЕТОДУ СВЕТОГО ПОЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Прежде чем включить выключатель микроскопа, проверьте, совпадает ли входное напряжение питания микроскопа с местным напряжением сети. Если нет, не включайте микроскоп. Если на микроскоп подается несоответствующее входное напряжение питания, может возникнуть короткое замыкание или возгорание.

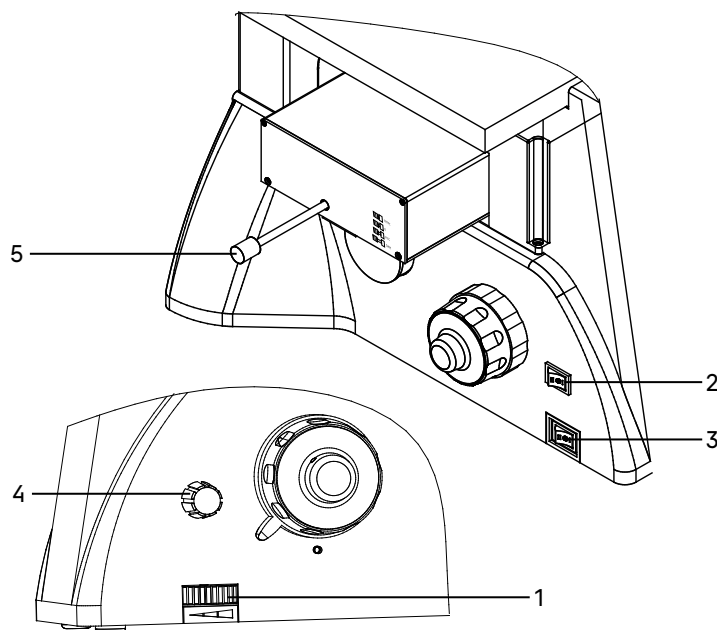


Рис. 4. Включение освещения и регулировка яркости горения лампы


Переведите выключатель электропитания **3** в положение «←». Переведите переключатель **2** в положение «II», соответствующее работе в проходящем свете. Отрегулируйте яркость света вращением диска **1** так, чтобы яркость была комфортной для глаз. Не следует держать диск регулировки яркости в положении максимальной яркости в течение длительного времени. Это может привести к сокращению срока службы лампы. Перед отключением микроскопа от сети убавьте накал горения лампы до минимума.


Рукоятка **4** используется для регулировки цветовой температуры.

Рукоятку **5** поставьте в положение $\square \text{H} \square 0$, соответствующее работе в проходящем свете.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Проверьте положение рукоятки переключения светового потока **1**.

Установите в положение наблюдения изображения через окуляры в соответствии с символом  **1**.

Символ  **1** означает переключение светового потока на канал визуализации.

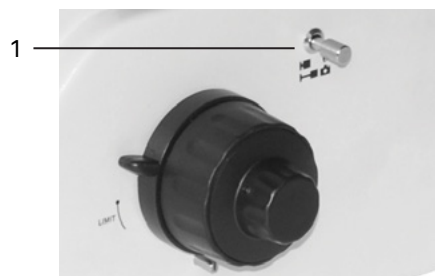


Рис. 5. Переключение канала визуализации

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ КОНДЕНСОРА

Высота конденсора откалибрована на заводе-изготовителе перед выпуском микроскопа. Чтобы её отрегулировать, необходимо выполнить следующие действия:

- Поверните ручку перемещения конденсора **2** так, чтобы совпали две метки **1**. Такое положение конденсора оптимально для большинства исследований.



Рис. 7. Вращающийся диск

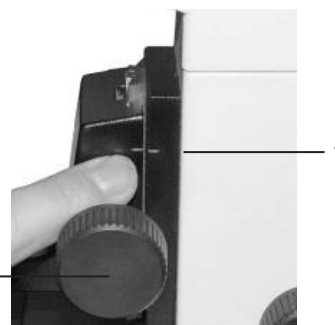


Рис. 6. Регулировка высоты конденсора

- Поверните вращающийся диск конденсора **1** за накатанную часть до фиксации в положение «0», соответствующее проходящему свету.

НАСТРОЙКА ВИЗУАЛЬНОЙ НАСАДКИ

Найдите такое положение регулировочного кольца диоптрийного механизма окуляра **1**, при котором высота обоих окуляров будет одинаковой.

Отрегулируйте межзрачковое расстояние. Установите расстояние между осями окулярных тубусов насадки в соответствии с глазной базой наблюдателя поворотом окулярных тубусов **2** относительно оси шарнира таким образом, чтобы изображение объекта в каждом окуляре при наблюдении двумя глазами воспринималось наблюдателем как одно (рис. 8 а, б).

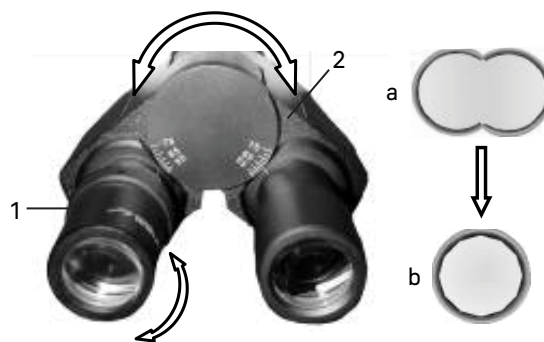


Рис. 8. Настройка межзрачкового расстояния



Рис. 9. Регулировка диоптрийной системы

РЕГУЛИРОВКА ДИОПТРИЙНОЙ СИСТЕМЫ

Один из окуляров имеет диоптрийную подвижку **1** для компенсации разницы зрения между двумя глазами конкретного пользователя.

Введите в ход лучей объектив 40x. Наблюдая в окуляр без диоптрийной подвижки (при этом второй глаз закрыт), сфокусируйтесь на четком изображении объекта. Наблюдая другим глазом изображение объекта в окуляр с диоптрийной подвижкой (при этом первый глаз закрыт) и не трогая рукояток фокусирующего механизма, добейтесь резкого изображения объекта вращением кольца диоптрийной подвижки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

Выберите подходящий держатель чашек из набора, исходя из его формы и размера (рис. 10).

Установите держатель на столик. Закрепите в нем препарат **1** или чашку с исследуемой культурой.



Рис. 10. Выбор и установка держателя чашки

Отрегулируйте изображение, перемещая рукоятки управления столика **1** и **2** так, чтобы наблюдаемый участок объекта был прямо над объективом.

Предметный столик имеет систему двухкоординатного перемещения. Рукоятки перемещения препарата коаксиальны – находятся на одной оси.

Рукоятка **1** контролирует продольное перемещение, рукоятка **2** контролирует поперечное перемещение. Диапазон перемещения препаратодержателя составляет: продольное – 77 мм, поперечное – 134,5 мм.



Рис. 11. Перемещение препаратодержателя

ФОКУСИРОВКА НА ОБЪЕКТ

Фокусировка на объект осуществляется ручками грубой и тонкой фокусировки.

Выполните фокусировку с использованием объектива 10х.

Поверните револьвер **1** так, чтобы в оптическую ось был введен объектив 10х, как показано на рис. 12. Поворот револьвера осуществляется до фиксированного положения.

Вращайте рукоятку грубой фокусировки **3**, чтобы поднять объектив до наивысшей точки. Опускайте объектив, глядя в окуляр и медленно поворачивая рукоятку фокусировки. Когда в поле зрения появится изображение объекта, остановите вращение рукоятки грубой фокусировки.

Вращайте рукоятку тонкой фокусировки **2**, чтобы сфокусироваться на объект и получить четкое изображение. Зафиксируйте рукоятку **4** механизма блокировки грубой фокусировки, как показано стрелкой на рис. 12.

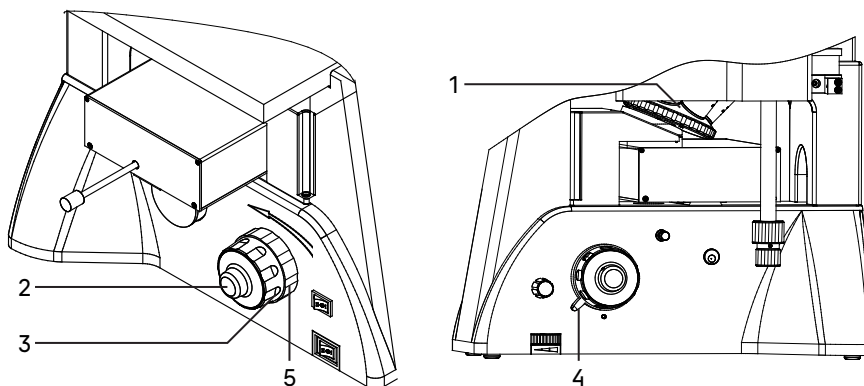


Рис. 12. Фокусировка на объект

При работе с объективами большего увеличения поднимите объектив ручкой грубой фокусировки до предельной высоты, зафиксированной механизмом блокировки. После этого выполните фокусировку с помощью ручки тонкой фокусировки.

Отрегулируйте жесткость хода грубой фокусировки.

Жесткость хода грубой фокусировки регулируется и заранее настраивается на предприятии-изготовителе для легкости пользования. Если есть необходимость отрегулировать жесткость хода ручки грубой фокусировки, следует вращать рукоятку регулировки жесткости хода **5**. Поворот по часовой стрелке уменьшает натяжение, поворот против часовой стрелки увеличивает натяжение.

Слишком высокое натяжение может неблагоприятно повлиять на работу микроскопа и создать физический дискомфорт.

НАСТРОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ ПО КЁЛЕРУ

При работе на световом оптическом микроскопе качество изображения в равной степени зависит от оптики и от осветительной системы микроскопа, поэтому настройка освещения является важной подготовительной операцией. Система освещения влияет на разрешение изображения, комфорт при длительной работе и качество фотографий при использовании цифровых камер.

Наличие освещения по Кёлеру является одним из признаков профессионального микроскопа. Правильная настройка освещения по Кёлеру дает следующие преимущества:

- максимально возможное разрешение на каждом объективе;
- фокусировка на изображение объекта исследования, при которой удаляются изображения артефактов: пыль на осветителе или на препарате, блики;
- однородность освещения всего поля зрения, отсутствие затемнений по краям.

Настройка освещения по Кёлеру производится следующим образом:

- Поместите в оптическую ось объектив с увеличением 10х.
- Раскройте апертурную диафрагму **2** и закройте полевую диафрагму **1**. В поле зрения будет видно светлое пятно с изображением краев диафрагмы, как показано на рис. 13.

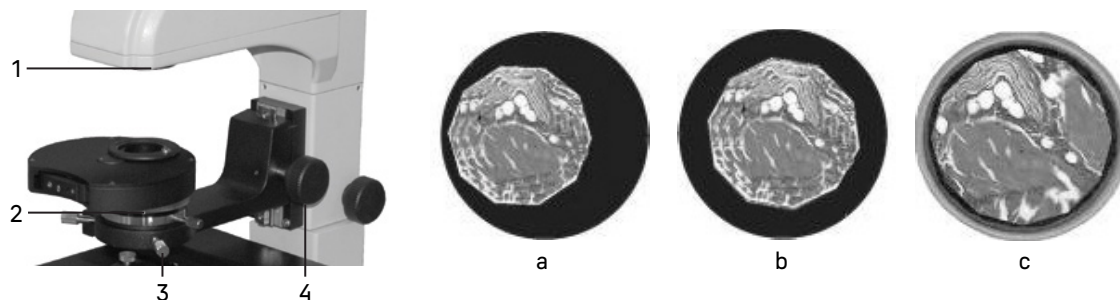


Рис. 13. Настройка освещения по Кёлеру

- Если светлое пятно нечеткое, отрегулируйте высоту конденсора ручкой **4**.
- Если светлое пятно смещено относительно центра поля зрения, как показано на рис. 13а, отрегулируйте положение апертурной диафрагмы с помощью центрировочных винтов **3** так, чтобы центр апертурной диафрагмы совпал с центром поля зрения, как показано на рис. 13б.
- Раскройте полевую диафрагму, чтобы изображение образца заполнило поле зрения, как показано на рис. 13с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В ВЫСОКОЙ ПОСУДЕ

Микроскоп оборудован устройством 1 продольного (Y) и поперечного (X) перемещения объекта исследования. Перемещение осуществляется с помощью коаксиальных ручек продольного перемещения 2 и поперечного перемещения 3, как показано на рис. 14.

Механизм перемещения имеет реечную передачу. Когда перемещение достигло своего максимума, не следует продолжать вращать ручки 2 и 3, так как это может привести к повреждению механизма.

При исследовании объектов в высокой посуде необходимо вывести конденсорное устройство 4 из оптической оси. Для этого ослабьте винт справа на штативе и поверните блок штатива с устройством против часовой стрелки, как показано стрелкой на рис. 15.

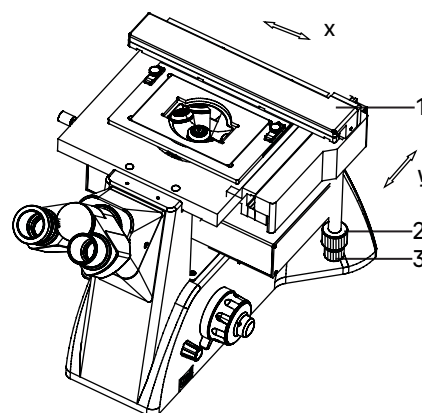


Рис. 14. Перемещение объекта

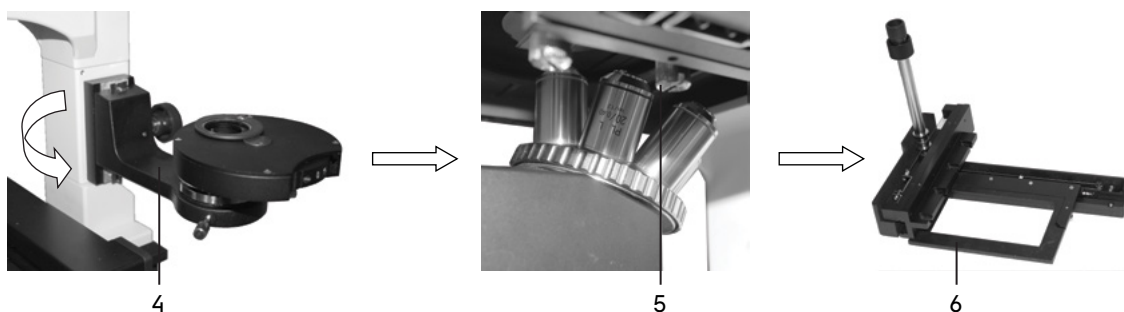


Рис. 15. Подготовка объектов к исследованию в высокой посуде

Снимите со столика механизм перемещения. Для этого с помощью отвертки ослабьте три крепежных винта 5 снизу столика и снимите устройство перемещения 6. Отложите устройство в сторону – положите на какую-нибудь поверхность ручкой вверх так, чтобы оно не упало и не повредилось.

РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ ХОДА РУКОЯТОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Жесткость хода рукояток перемещения объекта настраивается на заводе-изготовителе. Если эта жесткость не устраивает пользователя, можно ее отрегулировать:

1. Снимите устройство перемещения объекта (см. пояснения к рис. 15).
2. Регулировка рукоятки продольного перемещения (рис. 16а): выверните винт 4 с крестообразным шлицем, снимите перегородку 3, слегка ослабьте винт 1 с крестообразным шлицем, отрегулируйте винт 2 ключом шестигранником.
3. Регулировка рукоятки поперечного перемещения (рис. 16б): слегка ослабьте винт 5 с крестообразным шлицем, отрегулируйте винт 6 ключом шестигранником.

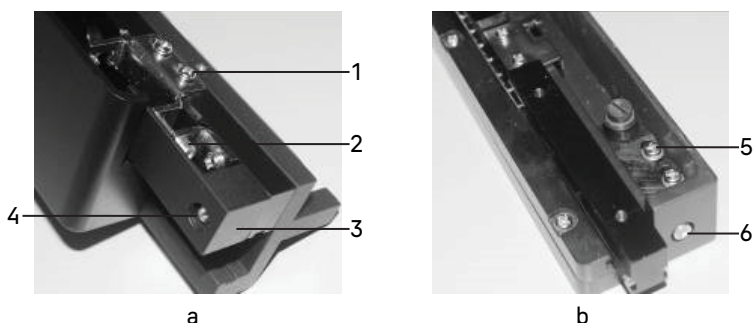


Рис. 16. Регулировка жесткости хода рукояток

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ МИКРОСКОПА

Общее увеличение микроскопа – это произведение увеличений объектива и окуляра.

Например, если окуляр 10х/22 мм, а объектив 40х/0,60, общее увеличение микроскопа $10 \times 40 = 400 \times$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ МИКРОСКОПА

Поле зрения микроскопа – это отношение поля зрения окуляра и увеличения объектива.

Например, если окуляр 10х/22 мм, а объектив 40х/0,60, поле зрения микроскопа $22 \text{ мм} / 40 \times = 0,55 \text{ мм}$.

Для точного определения поля зрения микроскопа используется объект-микрометр (калибровочный слайд).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ

Цифровая камера оснащена сенсором 7,1 Мпикс и формирует реалистичное изображение в разрешении 3200х2200 пикс. Камера рекомендуется для работы с объективами 4х* (поставляется по дополнительному заказу), 10х, 20х и 40х. При работе с объективами малого увеличения камера позволит различить больше мелких деталей.

Конструкция микроскопа предусматривает наблюдение объекта через окуляры и фотографирование объекта. Микроскоп имеет два канала визуализации: на визуальной насадке и на штативе. Монитор удобно устанавливать в вертикальный тубус визуальной насадки, а цифровую камеру – в горизонтальный боковой канал. Световой поток на тринокулярной насадке переключается 100/0 и 50/50, на штативе – 100/0 или 0/100.

Переключение светового потока на штативе осуществляется переключателем **3**, расположенным на правой стороне. Канал визуализации расположен с левой стороны и закрыт пылезащитной заглушкой **2**.

При выборе камеры для съемки объектов в свете люминесценции особо важна светочувствительность: чем больше размер пикселя и размер сенсора, тем более четкое и реалистичное изображение формируется.

Монохромная камера имеет большую светочувствительность, чем цветная камера с такой же матрицей. При выборе между скользящим и глобальным затвором выбирайте глобальный. Наличие системы охлаждения так же является хорошим показателем камеры для люминесценции.

Для работы с камерой:

- Ослабьте крепежный винт **1** бокового канала визуализации. Уберите пылезащитную заглушку.
- В комплекте микроскопа есть переходник под крепление C-mount. Соедините камеру с переходником.
- Установите камеру в канал визуализации и закрепите винтом **1**.
- Введите в ход лучей объектив с увеличением 10х. Установите переключатель светового потока **3** в положение **■ D**. Наблюдая в окуляры, сфокусируйтесь на четкое изображение объекта.
- Включите камеру согласно инструкции, прилагаемой к камере.
- Установите переключатель **3** в положение **■ D**. Если изображение на экране нечеткое, отрегулируйте фокус рукояткой тонкой фокусировки.



Рис. 17. Использование бокового канала визуализации

Вертикальный канал визуализации позволяет одновременно наблюдать изображение в окулярах и на экране. В остальном он работает аналогичным образом:

- Ослабьте крепежный винт **1**, уберите пылезащитную заглушку **2**.
- Соедините камеру с переходником под крепление C-mount.
- Установите камеру **4** в канал визуализации и закрепите винтом **1**.
- Введите в ход лучей объектив с увеличением 10х. Наблюдая в окуляры, сфокусируйтесь на четкое изображение объекта.
- Включите камеру согласно инструкции, прилагаемой к камере.
- Вытяните переключатель светового потока **3**, если изображение на экране нечеткое, отрегулируйте фокус рукояткой тонкой фокусировки.

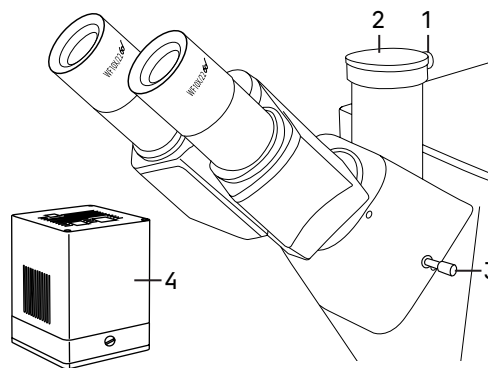


Рис. 18. Использование вертикального канала визуализации

При выборе канала для установки камеры следует помнить, что на основном (вертикальном) канале визуализации изображение прямое.

На боковом канале визуализации – перевернутое, зеркалит в одной из плоскостей. Изображение на экране можно скорректировать с помощью функции «Отразить» (Flip).

Если есть жесткое требование по синхронизации изображения в окулярах и камере (совпадение между центром и направлением изображения), необходимо отрегулировать канал визуализации. Вертикальный канал визуализации имеет три центрировочных винта. Регулировка производится следующим образом:

- Установите рукоятку переключения светового потока **3** в положение для наблюдения через окуляры. Наблюдая объект через окуляры, найдите отличительную точку в поле зрения (легко идентифицируемую цель, такую как точка S на рис. 19а), переместите объект на предметном столике так, чтобы данная точка находилась в центре поля зрения, как показано на рис. 19b. Для этой процедуры вместо обычного препарата удобно использовать специальный калибровочный слайд с перекрестием, а вместо обычного окуляра – окуляр с перекрестием.

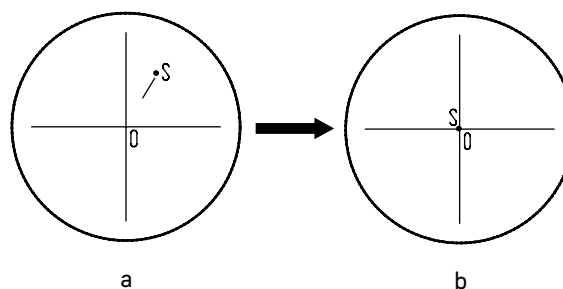


Рис. 19. Настройка канала визуализации

- Посмотрите объект наблюдения на экране монитора или дисплея, проверьте, находится ли изображение идентифицируемой точки в центре поля зрения. Если изображение точки отклоняется от центра поля зрения, отрегулируйте три центрирующих винта на канале визуализации, чтобы сместить идентифицируемую точку к центру.
- Подвигайте образец и проверьте, переместилось ли изображение образца на мониторе или экране дисплея в том же направлении, что и перемещался образец. Если изображение сдвигается в другом направлении, необходимо отрегулировать положение камеры. Ослабьте крепежный винт **1**, разверните камеру, так, чтобы сделать отображаемое направление изображения в линию вдоль с направлением движения предметного столика, затем закрепите винт.

5 РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ ПО МЕТОДУ ФАЗОВОГО КОНТРАСТА

Конденсорное устройство микроскопа позволяет работать по методу фазового контраста. Наблюдение в светлом поле производится согласно руководству по эксплуатации так, как описано выше. Дальнейшие инструкции относятся только к использованию микроскопа в режиме фазового контраста.

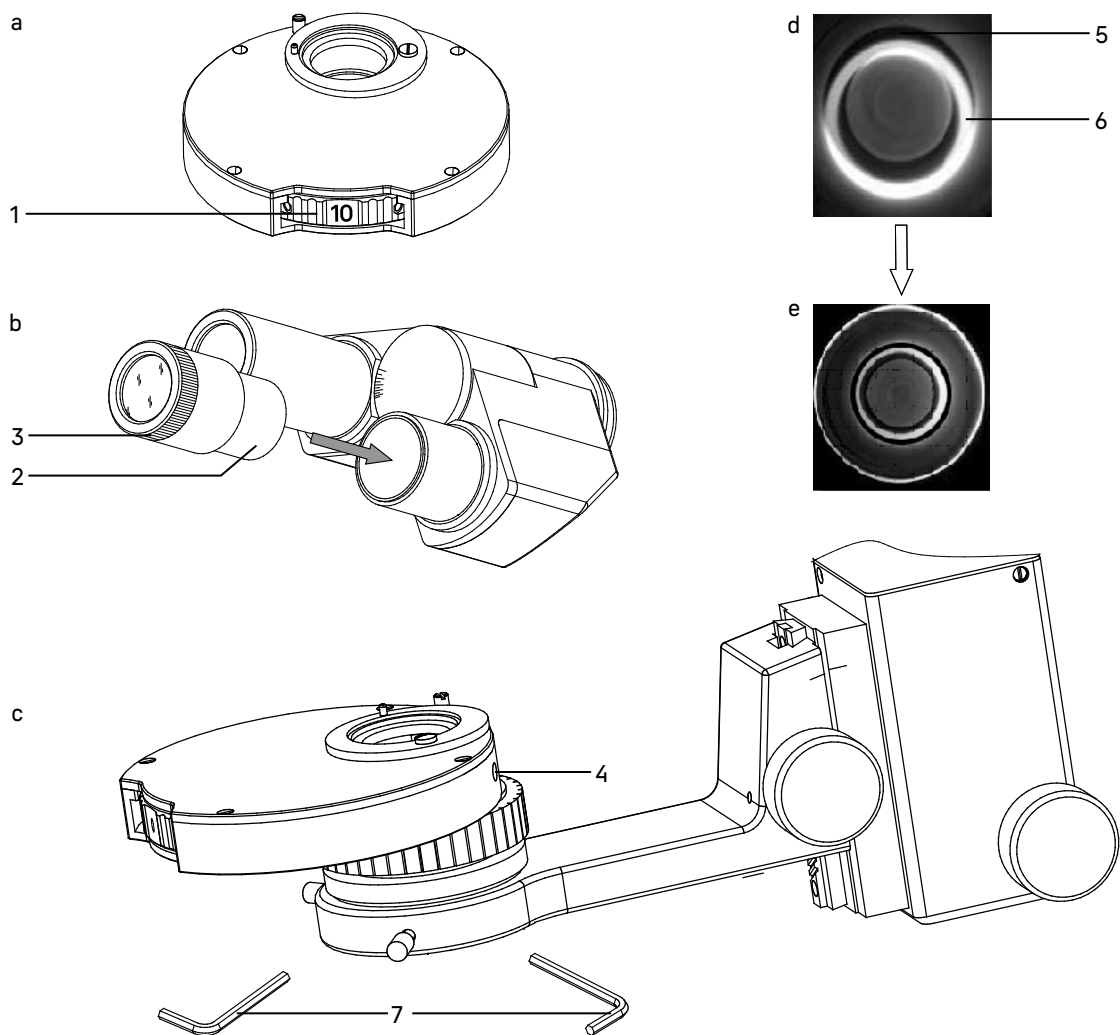


Рис. 20. Настройка фазово-контрастного устройства

Настройка фазово-контрастного устройства:

1. Введите в ход лучей фазовый объектив 10x из комплекта микроскопа. Введите в ход лучей соответствующее фазовое кольцо конденсора – поверните диск **1** конденсора так, чтобы в окошке появилась цифра «10» (рис. 20а). Отрегулируйте высоту конденсора так, как показано на рис. 6.

При работе с другими фазовыми объективами вводите в ход лучей соответствующее фазовое кольцо.

2. Поместите образец исследования на столик, сфокусируйтесь.
3. Выньте из тубуса микроскопа окуляр и вставьте вместо него вспомогательный центрирующий телескоп **2**. В поле зрения будет темное кольцо **5** и светлое кольцо **6**.
4. Если изображения краев колец размытые, отрегулируйте положение подвижной части вспомогательного центрирующего телескопа **3**, сфокусируйтесь на кольца.
5. В режиме работы по методу фазового контраста кольца **5** и **6** должны совпадать. Если они не совпадают, нужно отцентрировать кольцо диафрагмы при помощи винтов **4**, которые регулируются ключами-шестигранниками **7**. Изображение должно соответствовать рис. 20е.
6. Замените вспомогательный центрирующий телескоп на обычный окуляр.

При переходе на другой объектив следует отцентрировать соответствующее фазовое кольцо конденсора.

6 НАБЛЮДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В СВЕТЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Наблюдение в проходящем свете производится согласно руководству по эксплуатации так, как описано выше. Дальнейшие инструкции относятся только к использованию микроскопа в отраженном свете люминесценции.

Правильно выбирайте люминесцентные фильтры в соответствии с используемыми красителями.

Комплект микроскопа включает блок люминесцентных фильтров, который содержит три набора фильтров: DAPI, FITC и TRITC. Блок установлен в штатив микроскопа. Рукоятка 1 переключает наборы фильтров. Маркировка положения нанесена на фронтальную часть блока. Надпись соответствует используемому флуорохрому. Свободное гнездо служит для работы в проходящем свете.

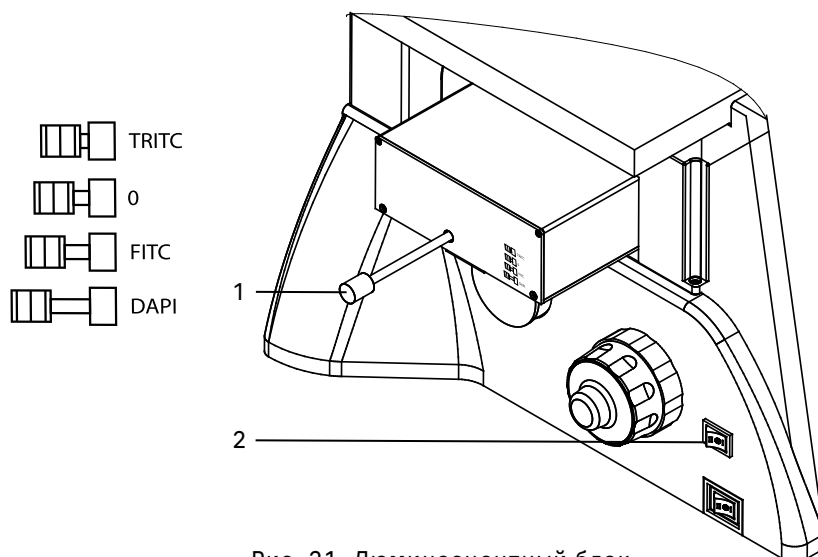


Рис. 21. Люминесцентный блок

Переключите блок в правильное положение. Блок должен находиться в фиксированном положении в центре светового пучка. Неправильное положение повлияет на эффект наблюдения.

Переключатель 2 переведите в положение «I» для работы в отраженном свете.

Микроскоп готов работать по методу люминесценции.

7 РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ОКУЛЯРА С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШКАЛОЙ

Для выполнения сравнительных оценок линейных размеров отдельных составляющих объекта может быть применен окуляр со шкалой или с сеткой. Шкала установлена в плоскости полевой диафрагмы окуляра увеличением 10 крат. Окуляр со шкалой устанавливается в окулярный тубус вместо обычного окуляра.

Для определения размеров структур в линейной мере (в миллиметрах или микронах) необходимо воспользоваться специальной линейкой – объект-микрометром (калибровочным слайдом).

Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с ценой деления 0,01 мм.

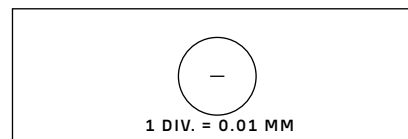


Рис. 22. Калибровочный слайд

Калибровочный слайд положите на предметный столик вместо объекта шкалой вверх. По шкале калибровочного слайда произведите градуировку шкалы окуляра для каждого объектива, с которым будут выполняться измерения. Для этого сфокусируйте микроскоп на резкое изображение шкалы калибровочного слайда в плоскости шкалы окуляра и разверните окуляр в тубусе, установив штрихи обеих шкал параллельно. Определите, сколько делений калибровочного слайда укладывается в шкале окуляра (при объективах среднего и большого увеличения) или сколько делений шкалы окуляра занимает весь калибровочный слайд (при объективах малого увеличения).

Вычислите цену деления шкалы окуляра при работе с каждым объективом по формуле $E=TL/A$, где:

E – цена деления шкалы окуляра;

T – цена деления шкалы объект-микрометра, указанная на объект-микрометре (0,01 мм);

L – число делений объект-микрометра;

A – число делений шкалы окуляра.

Полученные данные рекомендуется записать в таблицу:

Увеличение объектива	Цена деления шкалы окуляра
10	
20	
40	

Пользуясь этими данными, при определении истинной линейной величины объекта достаточно подсчитать число делений шкалы окуляра, наложенных на измеряемый участок объекта, и умножить это число на цену деления шкалы, указанную в данной таблице.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРОВОЧНОГО СЛАЙДА ПРИ РАБОТЕ С КАМЕРОЙ

Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расстояний в реальных единицах. В режиме калибровки следует снять изображение микрометрической шкалы при каждом увеличении объектива микроскопа, указать известное расстояние. Таким образом задается масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т.д.). Калибровка:

1. Положите калибровочный слайд на предметный стол микроскопа.
2. Выберите рабочий объектив и установите максимальное разрешение камеры.
3. Получите на экране монитора контрастное изображение шкалы и снимите изображение.
4. Вызовите в используемой программе команду «Калибровка».
5. Укажите двумя щелчками мыши максимальное видимое расстояние и введите значение в реальных единицах.
6. Введите название калибровки и проверьте результат. Программа запомнит коэффициент.
7. В дальнейшем можно выбрать любую единицу измерения, все результаты будут пересчитываться в соответствии с этим выбором.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ

Возможные неисправности и способы их устранения (таблица 4):

Неисправность	Причина	Устранение
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Отсутствует освещение в поле зрения	Выключатель электропитания не включен	Включить выключатель питания
	Повреждена галогенная лампа	Заменить галогенную лампу
	Сгорел предохранитель	Заменить предохранитель
	Плохой контакт электрической схемы	Проверить все разъемы. Отремонтировать с помощью профессионала-электронщика
	Установленная лампа не соответствует спецификации	Использовать соответствующую лампу
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ		
Присутствует черное затемнение по краю поля зрения, поле зрения неравномерно освещено	Револьвер объективов не повернут в фиксированное положение (объектив находится не в оптической оси)	Довернуть револьвер в фиксированное положение, т.е. поставить объектив в оптическую ось
	Конденсор находится в нерабочем положении – слишком низко опущен или поднят	Установить конденсор в рабочее положение – произвести настройку по Кёлеру
	Диафрагма не отцентрирована, или закрыта больше, чем следует для данного объектива	Отцентрировать диафрагму. Раскрыть диафрагму для освещения всего поля зрения
В поле зрения видна пыль	Присутствует загрязнение или масло на поверхности объектива, окуляра или конденсора	Убрать пыль с помощью специальной груши или кисточки. Протереть поверхность линз салфеткой, смоченной О-ксилолом
	Присутствует пыль на линзе окуляра	Убрать пыль с помощью специальной груши или кисточки
Плохое качество изображения объекта (низкое разрешение, плохая контрастность)	Поврежден объектив	Отремонтировать объектив (с помощью профессионального специалиста) или заменить объектив
	Толщина дна посуды не соответствует стандарту	Использовать посуду со стандартной толщиной дна (1,2 мм)
	Апертурная диафрагма слишком сильно раскрыта	Отрегулировать раскрытие апертурной диафрагмы в соответствии с апертурой применяемого объектива
Фокальная плоскость изображения наклонена (ярче на одной стороне и темнее на другой)	Объектив отклонился от оптической оси	Повернуть револьвер в фиксированное положение
	Образец криво лежит на столике	Расположить образец плоско на предметном столике, устойчиво закрепить его в держателе объекта

Не наблюдается фазовый контраст	Неправильно выбрано фазовое кольцо	Выбрать фазовое кольцо в соответствии с выбранным фазовым объективом
	Фазовое кольцо не отцентрировано	Отцентрировать фазовое кольцо

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Изображение не может оставаться четким во время наблюдения	Ослаблено кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки, в результате столик самопроизвольно опускается	Правильно настроить механизм регулировки жесткости хода грубой фокусировки
Рукоятка грубой фокусировки вращается слишком туго	Слишком сильно затянута кольцо регулировки жесткости хода грубой фокусировки	Ослабить жесткость хода грубой фокусировки
Изображение объекта при наблюдении двумя глазами в двух окулярах не совпадают	Окулярные тубусы бинокулярной насадки не установлены по базе глаз наблюдателя	Правильно настроить визуальную насадку

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ НАСАДКИ

Не наблюдается свечение возбуждения	Переключатель осветителя отраженного и проходящего света включен в положение проходящего света	Перевести переключатель в положение отраженного света
	Кабель люминесцентного осветителя не подключен в гнездо	Подключить кабель люминесцентного осветителя в соответствующее гнездо на штативе микроскопа
	Блок люминесцентных фильтров стоит в положении проходящего света	Перевести блок в положение отраженного света и выбрать набор фильтров, соответствующих используемому красителю
Не наблюдается люминесценция	Неправильно выбран люминесцентный фильтр	Выбрать люминесцентный фильтр в соответствии с выбранным красителем
Не сфокусировать микроскоп на резкое изображение препарата	Поверхность дна посуды недостаточно чистая	Помыть дно посуды
	Толщина посуды значительно превышает 1,2 мм	Заменить посуду

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полная комплектность (таблица 5)

Наименование изделия	Кол-во	Примечание
МИКРОСКОП		
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ		
Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, кронштейном конденсора и каналом визуализации	1	
Люминесцентный блок	1	Установлен в штативе
Визуальная тринокулярная насадка	1	
Револьвер объективов	1	Установлен на штативе
Неподвижный предметный столик	1	Установлен на штативе
Механическое устройство перемещения образца	1	На столике
Фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и кольцевыми диафрагмами для фазовых объективов	1	
СМЕННЫЕ ЧАСТИ		
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL 4x/0,10 WD 21,0 мм	1	Поставляется по доп. заказу
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L PHP2 10x/0,25 фазовый WD 4,3 мм	1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 10x/0,25 WD 4,3 мм	1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L PHP2 20x/0,40 фазовый WD 8,0 мм	1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 20x/0,40 WD 8,0 мм	1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L PHP2 40x/0,60 фазовый WD 3,5 мм	1	
Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PL L 40x/0,60 WD 3,5 мм	1	
Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком	2	
Окуляр 10x/22 мм со шкалой	1	Поставляется по доп. заказу
Окуляр 15x/15 мм	2	Поставляется по доп. заказу
Окуляр 20x/12 мм	2	Поставляется по доп. заказу
Окуляр 25x/9 мм	2	Поставляется по доп. заказу
Вспомогательный центрирующий телескоп	1	
Круглая стеклянная вставка	1	
Комплект держателей под разные чашки	1	
Защитный экран	1	
Адаптер C-mount для работы с камерой	1	
Монитор	1	Поставляется по доп. заказу
Калибровочный слайд	1	Поставляется по доп. заказу
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		
Винт фиксации визуальной насадки	1	Установлен в гнезде штатива
Набор ключей (отверток)	1	

Пылезащитная заглушка	4	Установлены на местах
Светодиод проходящего света 5 Вт	1	В осветителе
Светодиод отраженного света 5 Вт	3	В люминесцентном блоке
Светофильтр	3	Поставляется по доп. заказу
Предохранитель	4	Один в осветителе
Сетевой шнур электропитания	2	
Чехол	1	
Руководство по эксплуатации	1	

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

Цифровая камера	1	
Кабель USB	1	
Адаптер питания 12 В, 3 А	1	
Кейс	1	
Флэш-накопитель с драйверами и программным обеспечением	1	
Руководство по эксплуатации	1	

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ МИКРОСКОПА

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В данном микроскопе в качестве источника света применяются светодиодные LED-лампы.

Замена лампы осуществляется поставщиком оборудования или в профессиональном центре технического обслуживания. Самостоятельная замена может привести к нарушению функции освещения.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Перед заменой предохранителя переведите выключатель электропитания в положение «0» (выключено). Отсоедините провод электропитания от розетки.

Предохранитель осветительного блока микроскопа является частью электрической схемы, используемой для питания светодиодных ламп. Предохранитель встроен во входное гнездо питания **3**.

Заменяется следующим образом:

- Удалите держатель предохранителя **2** с помощью плоской отвертки **1**, удалите использованный предохранитель и вставьте на его место новый. Установите держатель предохранителя обратно в гнездо питания основного блока.
- Присоедините шнур питания и включите питание, чтобы проверить работоспособность предохранителя.

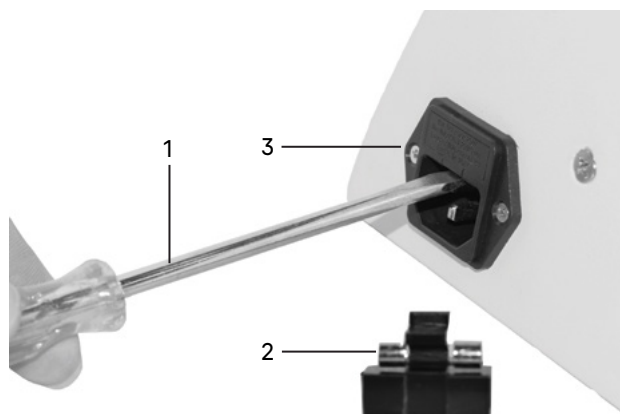


Рис. 23. Замена предохранителя

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. При завершении работы на микроскопе отключите питание. Если микроскоп не предполагается к использованию в течение длительного периода, отключите его от сети.
2. Микроскоп должен находиться в чистом состоянии. Необходимо удалять любые следы масла на линзах, очищать корпус чистой марлей (шелковой или хлопчатобумажной тканью), смоченной небольшим количеством спирта. Не надевайте пылезащитный чехол, пока микроскоп полностью не остынет и не просохнет.

3. Очистка линз:

Удалите пыль на линзах с помощью мягкой кисточки. Существенное загрязнение можно удалить с помощью мягкой ткани, смоченной небольшим количеством смеси спирта и этилового эфира (пропорция смеси: 20–30% спирта и 70–80% этилового эфира) или специальным раствором О-ксилола. Линзы протираются круговыми движениями от центра к краю.

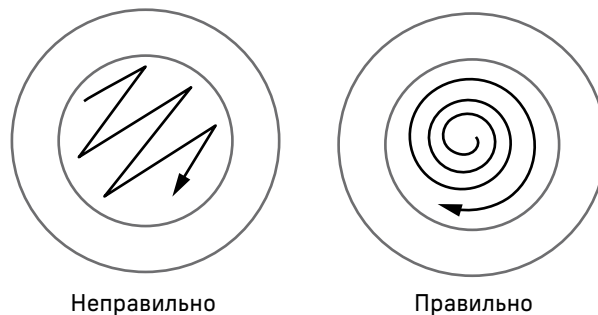


Рис. 24. Очистка линз

4. Очистка поверхности микроскопа: протереть чистой мягкой тканью; значительное загрязнение можно стереть нейтральным моющим средством.

Не протирайте штатив микроскопа с использованием какого-либо органического растворителя (например, спирта, этилового эфира или его разбавленного раствора). Это может вызвать повреждение поверхностной окраски штатива.

5. Очистка камеры: сдуйте пыль и мелкие частицы или смахните их мягкой кисточкой, затем протрите мягкой чистой салфеткой, смоченной в спирте или эфире.
6. Хранение: если микроскоп не предполагается использовать в течение длительного периода, отключите питание, дождитесь остывания лампы, установите пылезащитный чехол, храните микроскоп в сухом, вентилируемом и чистом месте, без воздействия кислот, щелочей или пара, иначе возможно образование плесени на линзах.
Рекомендуется нанести слой антикоррозийной смазки на подвижные детали микроскопа.
7. Периодическая проверка: микроскоп должен периодически проходить проверку и техническое обслуживание для поддержания его рабочих характеристик.

11 ГАРАНТИЯ MAGUS

Техника MAGUS обеспечивается **пятилетней международной гарантией** со дня покупки (действует в течение всего срока эксплуатации прибора). Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия MAGUS требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте www.magusmicro.com

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.



MAGUS

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

www.magusmicro.ru